


JNM-ECZ 系列



操作台电脑和谱仪是两个独立的系统，在开机时没有先后顺序。以下只介绍谱仪的开关机。操作台电脑的开关机和普通电脑一样

开机

1. 直接打开谱仪内的电源开关。

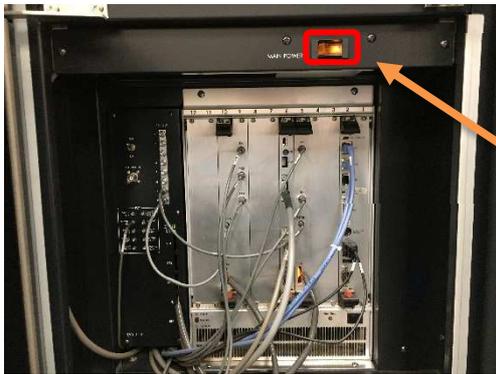


双柜门 ECZR 机型

电源开关



单柜门 ECZS 机型

2. 等仪器自检结束后在 delta 软件会出现谱仪名称，一般为 SCC。连接 SCC 就可以进行操作。自检过程一般 1, 2 分钟，如果超过 5 分钟请参考附录-谱仪连接不上时。

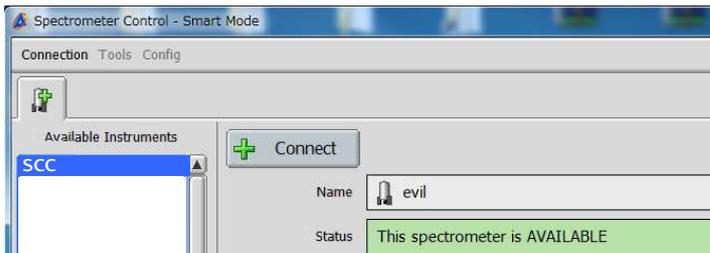


3. 探头预调谐 (Pretune)
请参考 Pretune 操作流程


关机

关机前请确认磁体中没有样品。


1. 在操作台电脑的开始菜单里打开 Remote Maintenance Tool (Instrument)

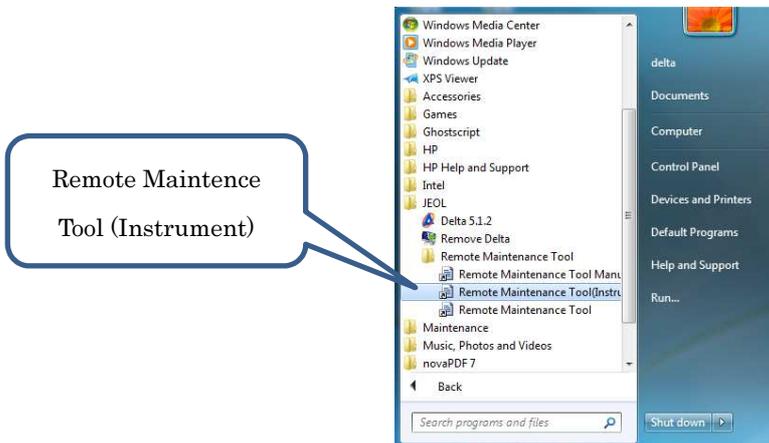



2. 输入密码和用户名 一般都是 datum

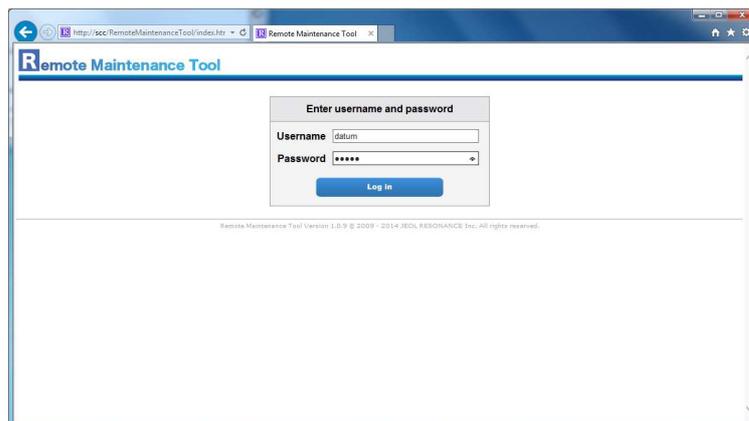


3. 选择左边的 Power Management, 然后点击 SHUTDOWN Instrument Computer

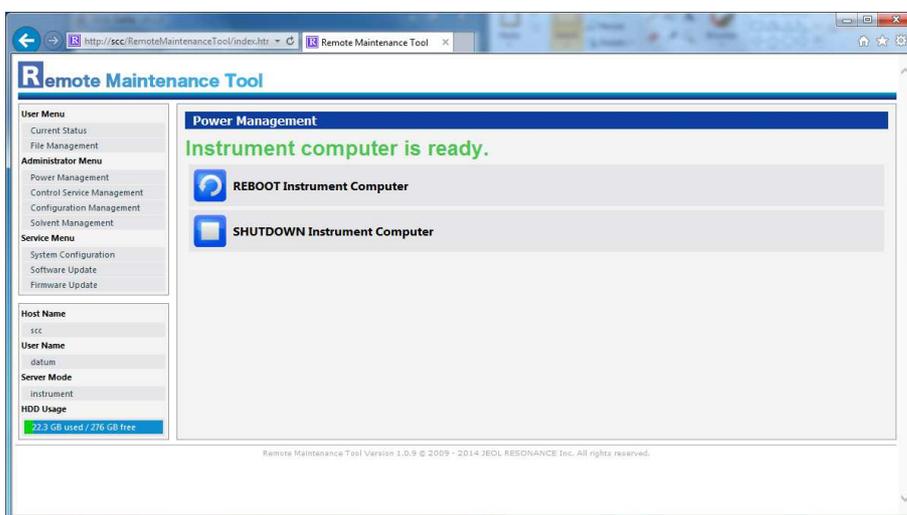

再点击 Proceed

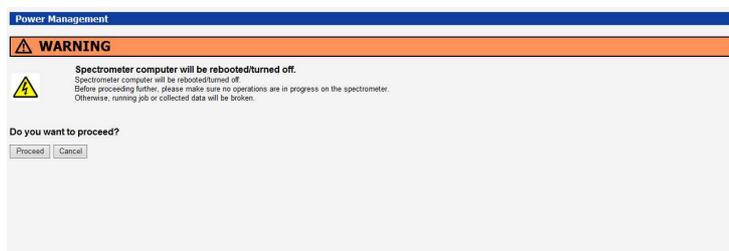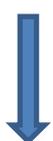

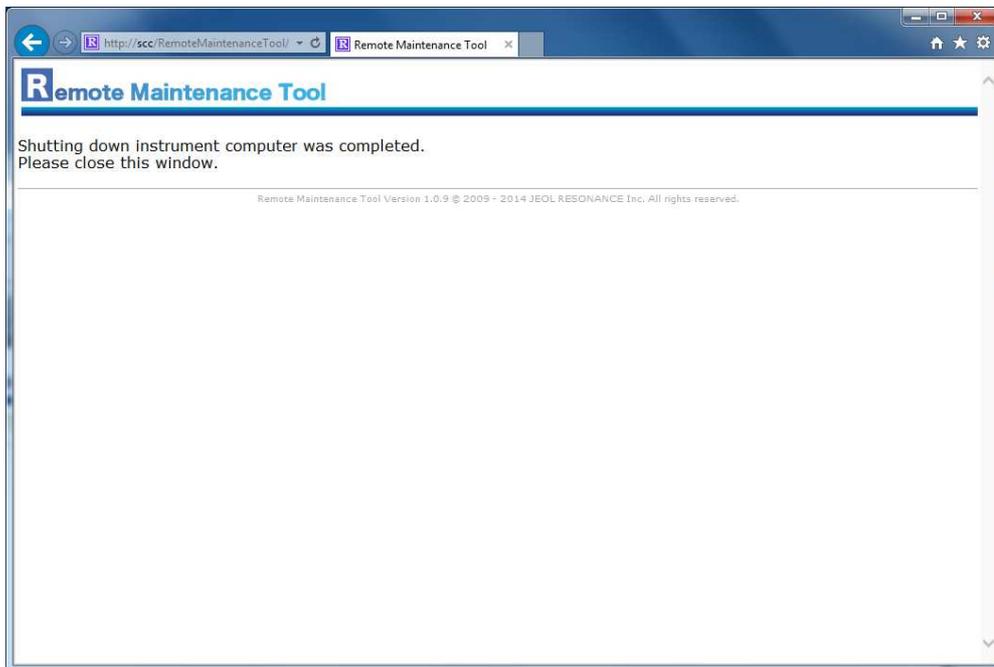


4. 页面显示 **Shutting down instrument computer was completed** 后，关闭谱仪内的电源总开关。


附录-谱仪连接不上时

谱仪连接不上时请按照以下顺序进行排查。 **请不要随便改动操作电脑的 IP 地址。**


1. 检查连接谱仪和操作电脑的网线是否断开。
2. 在操作台电脑的开始菜单里打开 Remote Maintenance Tool (Instrument)，参看仪器状态。

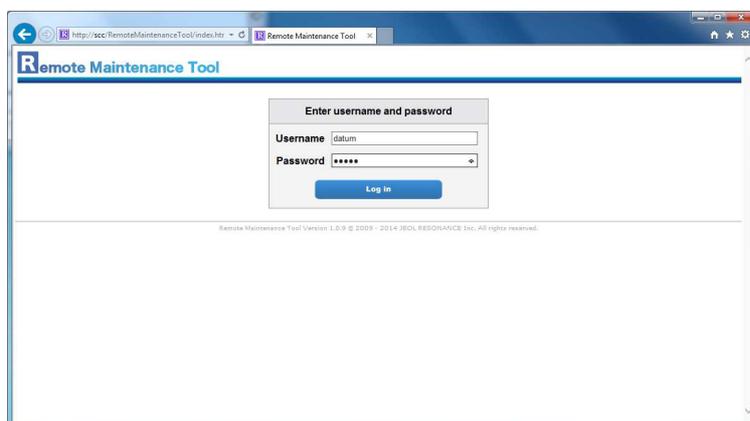


- A-1. 如果此页面打不开，说明谱仪没有启动，请打开谱仪查看是否有报错等，然后联系工程师。
A-2. 如果此页面可以打开，请输入用户名和密码 datum，查看仪器状态。

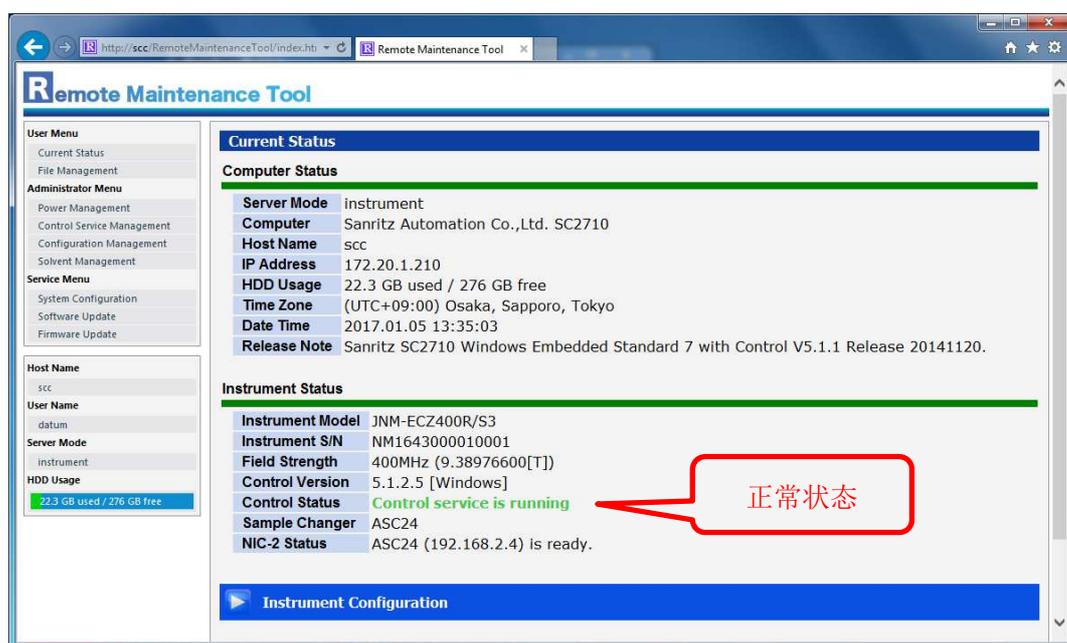



- B-1. 如果页面显示如上图，说明谱仪状态正常。此时请确认 delta 的状态。

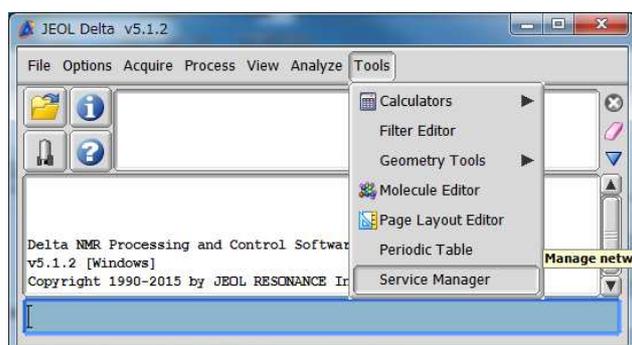

点开 Service Manager

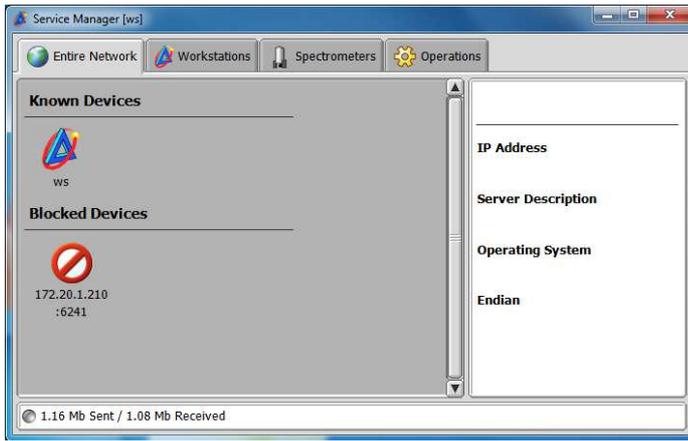

上图的状态是，谱仪的 IP 被 Delta 软件屏蔽。 点击 ，然后点击右下角的 Unblock Device

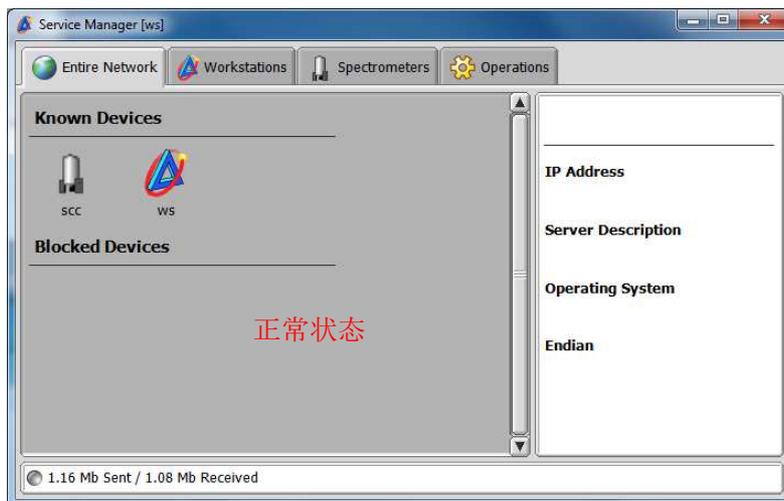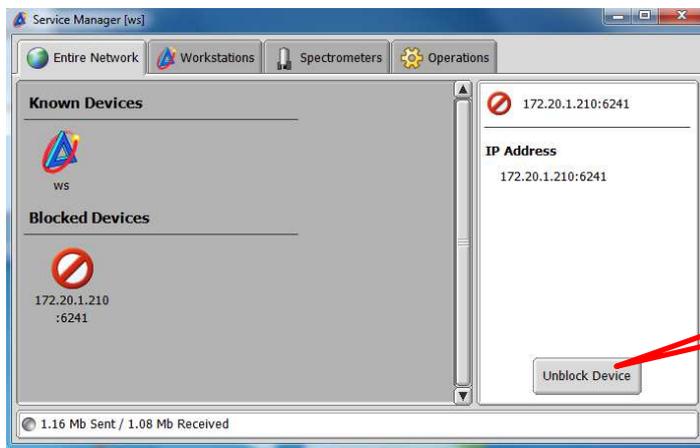

最后，打开谱仪连接的页面，此时应该可以看见 SCC。

如果以上操作还是无法连接谱仪，请和工程师联系。