

NMR data processing software

Delta

NMR Software

v5.0




如何设置数据自动备份



如果使用多用户测试，每个用户下无法访问其他用户的数据，可以设定数据备份去访问，具体步骤如下：

1. 点击程序→打开所有程序（如左下图）→找到JEOL_Remote Maintenance Tool文件夹，打开其中的Remote Maintenance Tool工具①

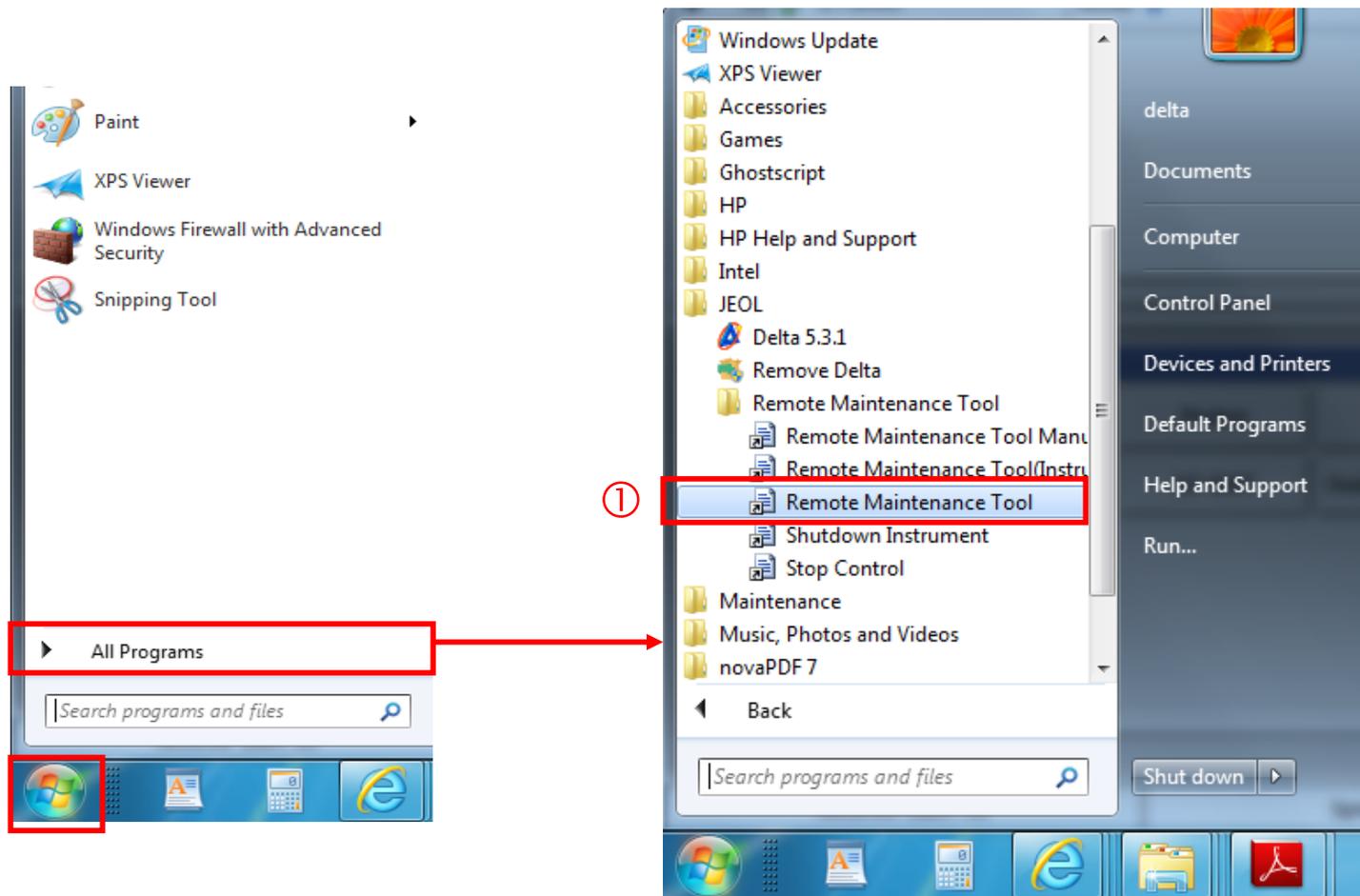

2. 登录datum进入如下界面→点开backup management①→填写备份信息②General

①

②

Backup Name	Start	End	Status
backup	July 23, 2019 17:37:11	July 23, 2019 17:37:11	Idle (Next Start : July 23, 2019 17:38:11)

Configuration

General Schedule Sub Folders Options

Backup Name backup_data 备份的任务名

Source

Instrument scc 谱仪主机名称

Start Date Time 2019.07.20 00:00:00 备份何时之后的数据

Filter

Destination

Folder C:\Users\delta\Desktop\backup_data\%user%\%folder 数据存储路径

User Name

Password

Add Modify Pause

鼠标放在每一项的名称上会有相关提示

路径后面加上\$user表示按照不同用户分类存在子文件夹中，再加上\$folder表示按照用户中的自定义文件夹分类；如果不加，数据则不分类全部传输在一个文件夹中

Remote Maintenance Tool Version 1.1.3 © 2009 - 2017 JEOL RESONANCE

3. 继续点开General栏旁边的Schedule栏，选择Interval，输入间隔时间

The screenshot displays the 'Backup Management' interface. At the top, there is a blue header bar with the text 'Backup Management'. Below this is a section titled 'Backup Entries' which contains a table with the following data:

Backup Name	Start	End	Status
backup	July 23, 2019 15:41:08	July 23, 2019 15:41:08	Idle (Next Start : July 23, 2019 15:42:08)

Below the table is a 'Configuration' section with four tabs: 'General', 'Schedule', 'Sub Folders', and 'Options'. The 'Schedule' tab is currently selected. It contains the following settings:

- Schedule Type:** Radio buttons for 'Every Week/Date/Time' and 'Interval'. The 'Interval' option is selected.
- Days:** An empty text input field.
- Hours:** An empty text input field.
- Minutes:** A text input field containing the number '2'. A red arrow points from the number '2' to the right, towards the explanatory text.

At the bottom of the configuration section, there are five buttons: 'Add', 'Modify', 'Pause', 'Resume', and 'Delete'.

代表每间隔2分钟自动传输一次数据，可按需自定义设置

4. 继续点开Options栏，设置时间→再点击左下方Add即可开始备份数据


The screenshot displays the 'Backup Management' interface. At the top, there is a 'Backup Entries' table with the following data:

Backup Name	Start	End	Status
backup	July 23, 2019 15:43:08	July 23, 2019 15:43:08	Idle (Next Start : July 23, 2019 15:44:08)

Below the table is the 'Configuration' section with tabs for 'General', 'Schedule', 'Sub Folders', and 'Options'. The 'Options' tab is selected. Under the 'Log' section, there is a 'Log File' input field and a list of options: Log Backup Start/End, Log Copy Start, Log Copy Result, and Log Errors. Under the 'Miscellaneous' section, there is a 'Minutes After' input field containing the value '2', with a red arrow pointing to it from the text '表示新创建的数据在2分钟后会自动备份'. Below this is an 'Options' section with Skip Error Files. At the bottom left, the 'Add' button is highlighted with a red box. At the bottom right, there are buttons for 'Modify', 'Pause', 'Resume', and 'Delete'. The footer text reads: 'Remote Maintenance Tool Version 1.1.3 © 2009 - 2017 JEOL RESONANCE Inc. All rights reserved.'


5. 打开前面输入路径的文件夹可查看到所有用户的数据

数据中包含原始数据和经过傅里叶变换的数据：

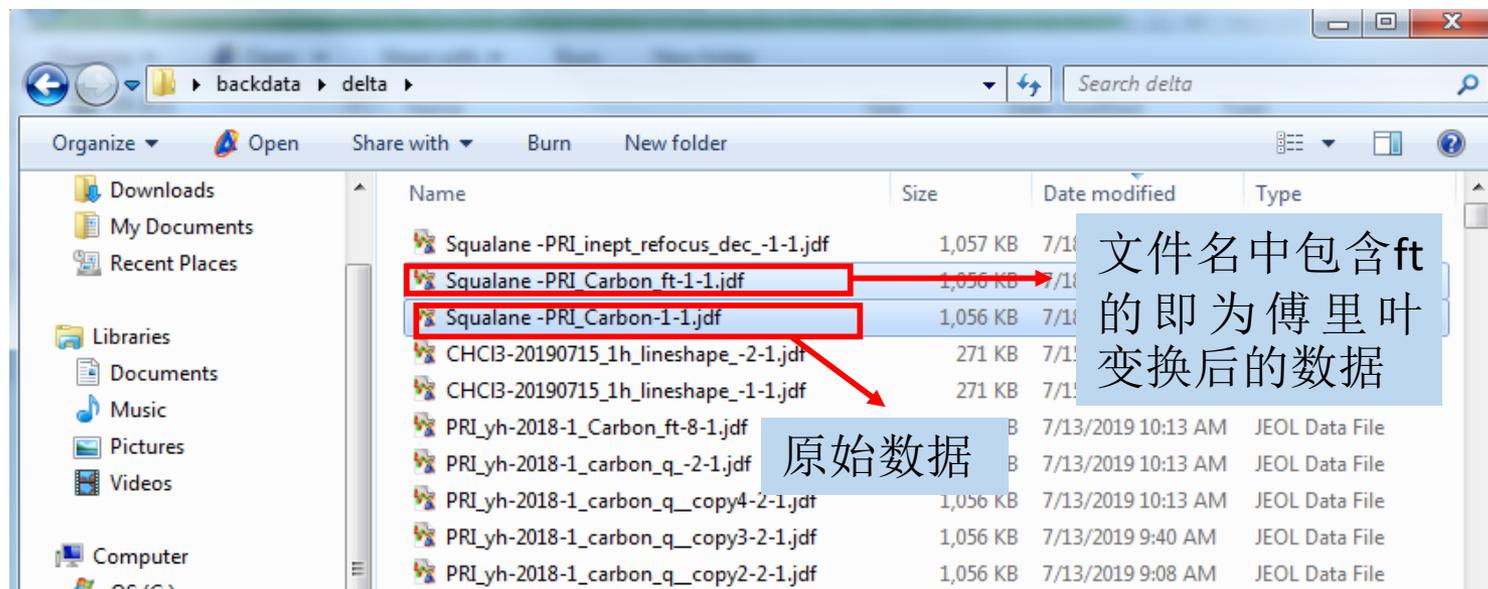


两种数据打开后分别如下图所示：

在Processor数据处理界面打开

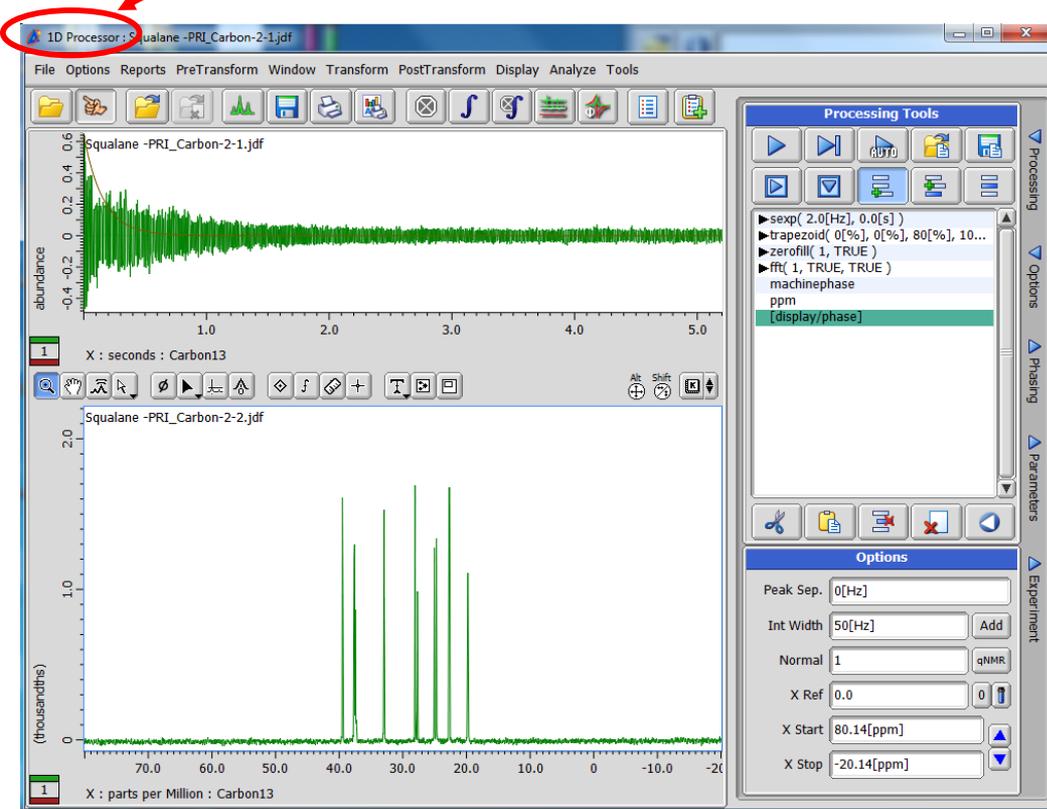

原始数据

在Data Slate书写板中打开

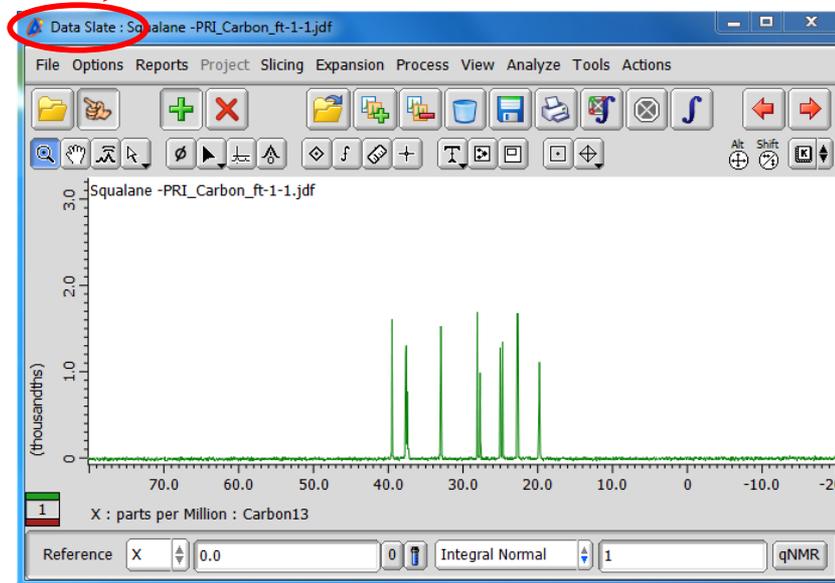

傅里叶变换后的数据